




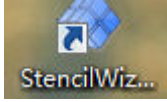
北京彼奥德电子技术有限公司

BEIJING BUILDER ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD


## PC 端比表面孔径分析软件使用方法


### 一、安装

本软件“ SetupStencilWizard”适用于任意系统版本的电脑使用。解压后，

双击安装程序，按提示安装至完成即可，安装后桌面出现“”图标。  
若安装时出现以下情况，可按如下方式解决：


1、安装程序下载后，若图标显示“”的.zip 文件夹，则解压后可正


常安装；若图标显示“”，则电脑中缺少解压程序，在 360 软件管家或网页中搜索压缩文件，下载安装即可。

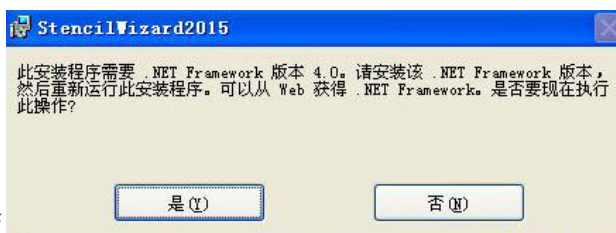

2、点击安装程序时，出现“”，则电脑中缺少系统文件“.NET Framework 版本 4.0”，此时，在 360 软件管

家或网页中搜索.net 4.0，下载安装即可。

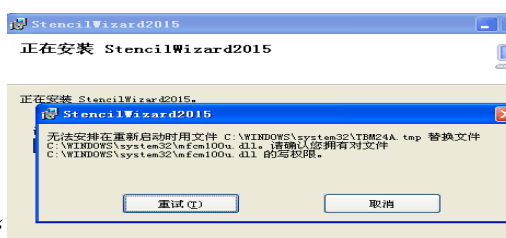

3、安装程序时，出现“”弹窗，则重启电脑后再安装即可。




4、安装程序时，出现“”弹窗，则点击允许全部操作后安装。



北京彼奥德电子技术有限公司

BEIJING BUILDER ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD


## 二、使用

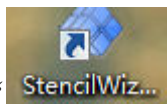

双击“**StencilWiz...**”桌面图标，打开软件“**StencilWiz...**”。

### 1、打开报告文件

(1) 若测试仪器型号为 SSA4000 型、SSA-6000 型，点击新建后，使用“**.Hdaf**”文件类型，然后找到所需文件打开即可。

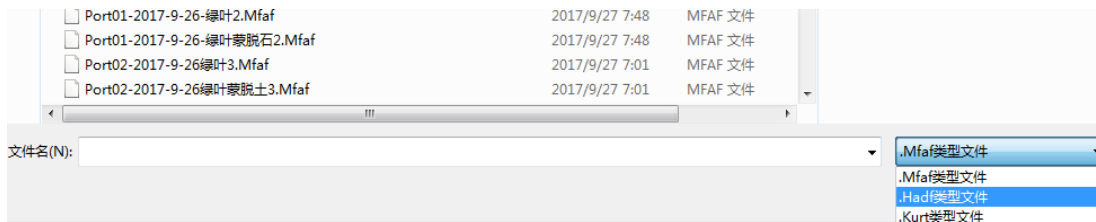

(2) 若测试仪器型号为 SSA-7000 型、Kubo-X1000 型、Kubo-X2000 型，点击新建后，使用“**.Mfaf**”文件类型，然后找到所需文件打开即可。

(3) 若测试仪器型号为 Kubo-1108 型，点击新建后，使用“**.Kurt**”文件类型，然后找到所需文件打开即可。

### 2、报告设置

(1) 报告导入后，会弹出以下弹窗，根据样品实际特性，可修改 BET、Langmuir、t-plot、as 等取点范围。



(2) 在报告设置弹窗中，可在各模型选择是否生成报告，若勾选则表示生成报告；若材料特性不符合该模型，则可不生成该报告。

